



DİKEY TİP BUZDOLABI KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-028
İlk Yayın Tarihi	05.03.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa Sayısı	1

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Makinenin amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu makinenin kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar çalışanlarına aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

- Soğutulacak malzemenin gerekli soğutma derecelerinde muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir. Soğutucuların kapılarını açık unutmamalı, soğutucunun rahat bir ortamda dış ortam sıcaklığı ve bağıl nemli ortamda çalıştırılmasına dikkat edilmelidir.
- Zaman zaman soğutucu içinde oluşan nemden dolayı veya defrosttan gelen sular toplama kabında birikerek zemine taşabilir, zemindeki tahliye tapasını açarak suyu tahliye ediniz.
- Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayınız.
- Termostatı işin gereğine uygun olan düşük konumda çalıştırınız.
- Buzdolabınıza sıcak haldeyken sıvı veya yarı katı maddeler koymayınız.
- Buzdolabınızı; içindeki sıcaklığı ölçen hassas termostat ucunun önünü kapatacak şekilde ve içindeki hava akımını önleyecek şekilde fazla doldurmayınız.
- Buzdolabınızı direk güneş ışığı alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık makinası, kalorifer gibi ısı yayan cihazların yanına yerleştirmeyiniz.
- Materyalleri kapalı kaplarda koymaya dikkat ediniz.

4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

- İlgili üretici firmanın kullanım talimatları.

Hazırlayan Hüseyin ŞENLİ Teknisyen	Yürürlük Onayı Servet CAN Fakülte Sekreteri	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Zeki ARGUNHAN Dekan
---	--	--

(Form No: FR- ; Revizyon Tarihi: .../.../...; Revizyon No: ...)